

高圧蒸気滅菌用袋

**** ブルーパック**

[特長]

本品は使用後のディスポーザブル製品を、高圧蒸気滅菌し、そのまま廃棄できる便利な袋です。

[本質]

1. 材質
ポリプロピレン／ポリエチレン／ポリプロピレンのラミネート。
2. 寸法
60 μ m (厚さ) × 50cm(幅) × 70cm(深さ)。

[使用法]

1. 本品をステンレス等の耐熱容器の中に広げて敷いてください。
2. 使用済みのディスポーザブル製品をブルーパックに丁寧にに入れてください。
3. ブルーパックの口を開いたまま、ステンレス等の容器ごと高圧蒸気滅菌してください。
4. 滅菌後は、室温位まで冷却後、容器のままオートクレーブより取り出し、ブルーパックの上部を添付の口締め用PPバンドで締めて廃棄してください。

[使用上または取扱い上の注意]

1. 一般的な注意事項
 - 1) オートクレーブ等の装置の取扱い説明書、使用法、注意をよく読んでから使用してください。
 - 2) ブルーパックは弾力性がないので、注射針のようなものがったものは使用できません。
 - 3) 強酸、強アルカリは使用できません。
 - 4) 滅菌時に、シャーレ等の変形により、ブルーパックの一部が食い込み穴が開くことがありますので取扱いに注意してください。
 - 5) ブルーパックは密閉した状態でオートクレーブにかけないでください。
2. 危険防止上の注意事項
 - 1) 検体および検査物をブルーパックに入れるとき、感染の危険があるものとして注意して取り扱ってください。
 - 2) 滅菌直後に高温のまま取り出すと、内容物が突出したり、袋が破れて熱湯が手足にかかり火傷をする危険性があります。滅菌後は、必ず室温まで冷却した後、取り出してください。
3. 廃棄上の注意事項
廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物または産業廃棄物等に区別して処理してください。

** [包装]

ブルーパック200枚入 (50枚入×4、口締め用PPバンド付き) ----- Code. 06570

**/* [問い合わせ先]

〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6
島津ダイアグノスティクス株式会社 カスタマーサポート担当 TEL : 03-5846-5707

** 販売元

島津ダイアグノスティクス 株式会社

* 東京都台東区上野 3-24-6 〒110-0005 TEL03(5846)5611(代表)